

# GL DNA Marker 500

## GL DNA Marker 500

Code No. AG11905

**包装量:** 500  $\mu$ l (100 lanes)  
**保存温度:** -20  $^{\circ}$ C

### ➤ 产品概述

本产品已混有上样缓冲液，其中包含了二甲苯氰 (Xylene Cyanol) 和溴酚蓝 (Bromophenol Blue) 两种电泳指示剂，可以直接用于凝胶电泳。其中200 bp 条带浓度为150 ng / 5  $\mu$ l，显示亮带，其余条带均为50 ng/5  $\mu$ l。

### ➤ 保存

保存温度: -20 $^{\circ}$ C

融化后可放于4  $^{\circ}$ C，请尽快使用，避免污染，避免反复冻融。自收到产品后于-20  $^{\circ}$ C保存，保质期2年。


运输温度: 干冰或者 -20 $^{\circ}$ C 冰袋

### ➤ 实验操作

- 1) 本产品为即用型产品，可直接取5  $\mu$ l进行电泳。
- 2) 电泳后可使用EtBr等进行凝胶染色。

### ➤ 条带组成

本产品由500bp, 400bp, 300bp, 200bp, 150bp, 100bp, 50bp 七条带组成。

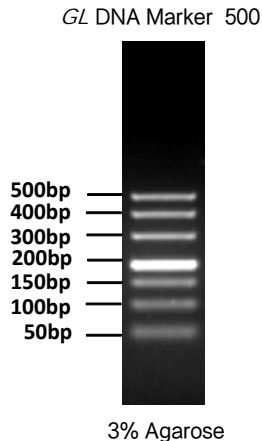



详细信息请查阅 <https://www.agbio.com.cn>

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.