

GL DNA Marker 1000

GL DNA Marker 1000

Code No. AG11907

包装量: 500 μ l (100 lanes)
保存温度: -20 $^{\circ}$ C

产品概述

本产品已混有上样缓冲液，其中包含了二甲苯氰 (Xylene Cyanol) 和溴酚蓝 (Bromophenol Blue) 两种电泳指示剂，可以直接用于凝胶电泳。其中400 bp 条带浓度为150 ng / 5 μ l，显示亮带，其余条带均为50 ng/5 μ l。

保存

保存温度：-20 $^{\circ}$ C

融化后可放于4 $^{\circ}$ C，请尽快使用，避免污染，避免反复冻融。自收到产品后于-20 $^{\circ}$ C保存，保质期2年。

运输温度：干冰或者 -20 $^{\circ}$ C 冰袋


实验操作

- 1) 本产品为即用型产品，可直接取5 μ l进行电泳。
- 2) 电泳后可使用EtBr等进行凝胶染色。

条带组成

本产品由1000bp, 700bp, 500bp, 400bp, 300bp, 200bp, 100bp 七条带组成。

GL DNA Marker 1,000

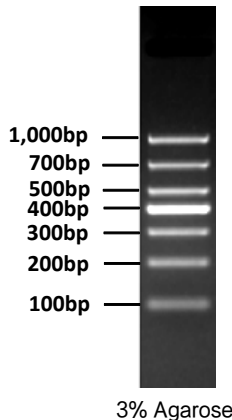



详细信息请查阅 <https://www.agbio.com.cn>

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.