

ROX染料 (4 μ M)

ROX Reference Dye (4 μ M)

Code No. AG11710

包装量: 200 μ l
保存温度: -20 °C 避光

➤ 产品概述

ROX Reference Dye 可用于定量PCR过程中孔间荧光信号校准。本公司提供以下2种浓度的ROX染料溶液，可根据仪器要求选择使用。

ROX Reference Dye (20 μ M) (AG11703)

ROX Reference Dye (4 μ M) (AG11710)

➤ 保存

保存温度: -20°C

(避光保存，长期保存放置在-20 °C，产品融化后可于4 °C保存6个月。)

运输温度: 干冰或者 -20°C 冰袋

➤ 产品组成

ROX Reference Dye (4 μ M)	200 μ l
---------------------------	---------

➤ 使用说明

使用前将ROX溶液混合均匀。按照每50 μ l定量PCR反应终体积加入1 μ l ROX Reference Dye溶液计算需要添加量(不同仪器要求的添加量会有不同，请相应调整体积。)。配制定量PCR反应预混液，加入计算量的ROX Reference Dye，进行定量PCR反应及后续结果分析（请参照仪器操作手册）。



详细信息请查阅 <https://www.agbio.com.cn>

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.