

10X Loading 染料

10X Loading Buffer

Code No. AG11903

包装量:	1 ml X 5 pc
保存温度:	室温

➤ 产品描述

本产品是用于凝胶电泳的10 x Loading Buffer。Buffer中含有的染料 (Bromophenol Blue) 可用于指示电泳程度；甘油 (Glycerol) 可以加大样品密度，使样本快速沉降到点样孔底部，防止样品飘出点样孔。

➤ 保存

保存温度：室温
运输温度：室温

➤ 产品组成

10X Loading Buffer	1 ml x 5 pc
--------------------	-------------

➤ 实验操作

本产品可直接用于凝胶电泳，向样品中加入1/10体积的本制品，混合均匀后直接上样即可。（如果溶液中出现了沉淀，请于水浴中加热溶解后再使用。）



详细信息请查阅 <https://www.agbio.com.cn>

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.