

# GL DNA Marker 15000

## GL DNA Marker 15000

Code No. AG11908

**包装量:** 500  $\mu$ l (100 lanes)  
**保存温度:** -20  $^{\circ}$ C

### ➤ 产品概述

本产品已混有上样缓冲液，其中包含了二甲苯氰 ( Xylene Cyanol ) 和溴酚蓝 ( Bromophenol Blue ) 两种电泳指示剂，可以直接用于凝胶电泳。条带均为50 ng/5  $\mu$ l。

### ➤ 保存

保存温度: -20 $^{\circ}$ C

融化后可放于4  $^{\circ}$ C，请尽快使用，避免污染，避免反复冻融。自收到产品后于-20  $^{\circ}$ C保存，保质期2年。


运输温度: 干冰或者 -20 $^{\circ}$ C 冰袋

### ➤ 实验操作

- 1) 本产品为即用型产品，可直接取5  $\mu$ l进行电泳。
- 2) 电泳后可使用EtBr等进行凝胶染色。

### ➤ 条带组成

本产品由15000bp, 10000bp, 7500bp, 5000bp, 2500bp, 1000bp, 250bp 七条带组成。

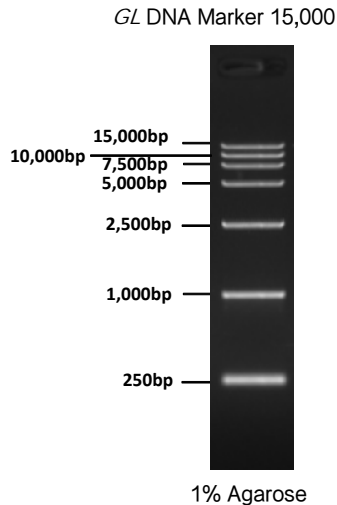



详细信息请查阅 <https://www.agbio.com.cn>

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.