

AccuNext CDI 接头引物 (Illumina, 适用于DNA文库)

AccuNext CDI Oligos for DNA Library Kit (Illumina)

Code No. AG12531

包装量:	96 rxns
保存温度:	-20 °C

产品概述

本产品是针对 illumina 高通量测序平台文库构建专用的双 Index 的 PCR 接头引物试剂盒。本产品中包含 i5 Index Primer 和 i7 Index Primer, 最多可用于构建 96 种不同组合的双端 Index 标记文库, 可搭配 DNA 建库产品使用【例如使用本公司的 *AccuNext* DNA Library Prep Kit for Illumina (Code No. AG12535 / AG12536) 和 *AccuNext* Short Adapter for DNA Library Kit (Illumina) (Code No. AG12537 / AG12538)】, 构建适用于 illumina 高通量测序平台测序的 DNA 文库。本产品中提供的所有试剂都经过严格的质量控制和功能验证, 保证了文库构建的成功率。

最后构建的测序文库结构如下图所示:



保存及运输

保存温度: -20°C 保存

运输温度: 干冰运输或 -20°C 冰袋运输

产品组成

	D501 (25 μM)	30 μl	●
	D502 (25 μM)	30 μl	●
	D503 (25 μM)	30 μl	●
i5 Index Primers (D501-D508)	D504 (25 μM)	30 μl	●
	D505 (25 μM)	30 μl	●
	D506 (25 μM)	30 μl	●
	D507 (25 μM)	30 μl	●
	D508 (25 μM)	30 μl	●
	i7 Index Primers (D701-D712)	D701 (25 μM)	20 μl
D702 (25 μM)		20 μl	●
D703 (25 μM)		20 μl	●
D704 (25 μM)		20 μl	●
D705 (25 μM)		20 μl	●
D706 (25 μM)		20 μl	●
D707 (25 μM)		20 μl	●
D708 (25 μM)		20 μl	●
D709 (25 μM)		20 μl	●
D710 (25 μM)		20 μl	●
D711 (25 μM)		20 μl	●
D712 (25 μM)		20 μl	●

➤ 序列信息

i5 Index Primer

5' -AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACAC [i5 Index]
 ACACTCTTCCCTACACGACGCTCTCCGATCT- 3'

i7 Index Primer

5' -CAAGCAGAAGACGGCATAACGAGAT [i7 Index]
 GTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTCCGATCT- 3'

[i5 Index] 表示 8 bp 的 i5 Index 序列, [i7 Index] 表示 8 bp 的 i7 Index 序列。

组分	引物 Index 序列	Sample Sheet 输入 / 测序时 Index 序列	
		NovaSeq 6000 v1.0 reagents, MiSeq, HiSeq 2000 / 2500	NovaSeq 6000 v1.5 reagents, MiniSeq, NextSeq, HiSeq 3000 / 4000
i5 Index Primers	D501	TATAGCCT	AGGCTATA
	D502	ATAGAGGC	GCCTCTAT
	D503	CCTATCCT	AGGATAGG
	D504	GGCTCTGA	TCAGAGCC
	D505	AGGCGAAG	CTTCGCCT
	D506	TAATCTTA	TAAGATTA
	D507	CAGGACGT	ACGTCCTG
	D508	GTA CTGAC	GTCAGTAC

组分	引物 Index 序列	Sample Sheet 输入 / 测序时 Index 序列	
		NovaSeq 6000 v1.0 reagents, MiSeq, HiSeq 2000 / 2500	NovaSeq 6000 v1.5 reagents, MiniSeq, NextSeq, HiSeq 3000 / 4000
i7 Index Primers	D701	CGAGTAAT	ATTACTCG
	D702	TCTCCGGA	TCCGGAGA
	D703	AATGAGCG	CGCTCATT
	D704	GGAATCTC	GAGATTCC
	D705	TTCTGAAT	ATTCAGAA
	D706	ACGAATTC	GAATTCGT
	D707	AGCTTCAG	CTGAAGCT
	D708	GCGCATT A	TAATGCGC
	D709	CATAGCCG	CGGCTATG
	D710	TTCGCGGA	TCCGGGAA
	D711	GCGCGAGA	TCTCGCGC
D712	CTATCGCT	AGCGATAG	

详细信息请查阅 www.agbio.com.cn

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.